

QUANTOFIX® Arsen 10

de

Inhalt:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1 Aluminiumdose mit 100 Teststreifen | 1 Reaktionsgefäß |
| 1 Flasche As-1 | 1 Spritze 10 mL |
| 2 Flaschen As-2 | 1 Nadel |
| 2 Flaschen As-3 | |

Sicherheitsratschläge:

Jedes Testfeld auf den Teststreifen enthält Quecksilber(II)bromid. Giftig bei Berührung mit der Haut. As-2 enthält Sulfaminsäure 50–100% CAS 5329-14-6. ACHTUNG.

Allgemeine Hinweise:

Stets nur notwendige Anzahl Teststreifen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wieder verschließen. Testfeld nicht berühren.

Gebrauchsanweisung:

- Mit der Spritze 3 x 10 mL Probelösung in das Reaktionsgefäß füllen. Nach jeder Zugabe der folgenden Reagenzien anschließend ca. 2 s umschwenken:
- 1 Tropfen As-1
- 1 Messlöffel As-2
- 1 Messlöffel As-3
- Anschließend sofort das Teststreifen mit dem Testfeld 2 cm in das Reaktionsgefäß halten und mit dem Deckel fixieren (siehe Skizze). Zum Druckausgleich die Nadel durch den Deckel stechen und dort belassen.
- 10 Minuten warten.
- Anschließend das Teststreifen mit dem Testfeld 2 s in dest. Wasser eintauchen.
- Flüssigkeitsüberschuss abschütteln und mit der Farbskala vergleichen.

Störungen:

Die Bestimmung wird durch folgende Fremdionen-Konzentration noch nicht gestört:
 1000 mg/L: Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺, Na⁺, Zn²⁺, Cl⁻, CN⁻, CO₃²⁻, SO₄²⁻, EDTA;
 500 mg/L: Fe²⁺, Fe³⁺, F⁻; 100 mg/L: Al³⁺, Sn²⁺, CrO₄²⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻; 25 mg/L: ClO₃⁻;
 5 mg/L: Co²⁺; 2 mg/L: S²⁻, SO₃²⁻; 1 mg/L: Ni²⁺, Sb³⁺, SeO₃²⁻, S₂O₃²⁻; 0,5 mg/L: Ag⁺, Cu²⁺

Entsorgung:

Gebrauchte Teststreifen zur Sondermüll-Entsorgung geben.

Lagerbedingungen:

Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur 4–30 °C).


Bei sachgemäßer Lagerung sind die Teststreifen bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.

Bemerkungen:

Der Stopfen der Teststreifendose enthält ein ungiftiges Trockenmittel. Sollte es einmal verschluckt werden, reichlich Wasser nachtrinken.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennr Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland
 Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Schweiz: MACHEREY-NAGEL AG · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Schweiz
 Tel.: 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com

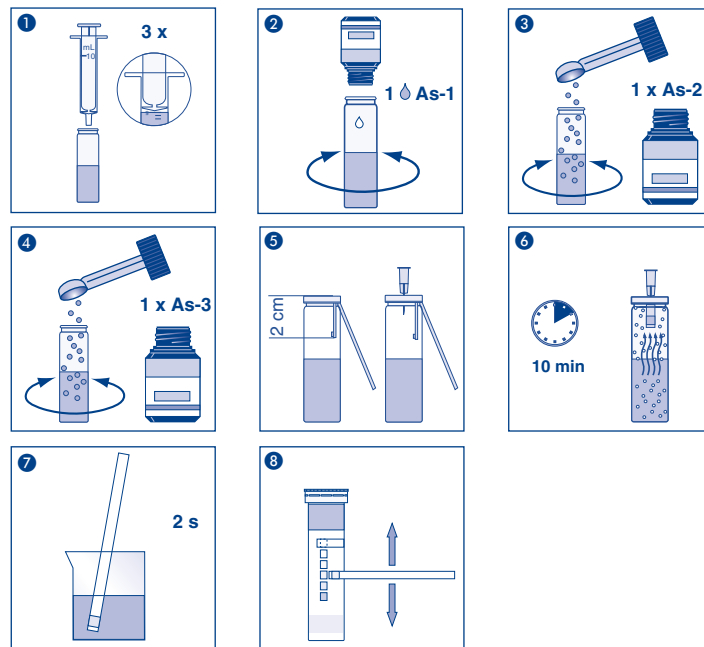

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Produktionummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerse asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istru- zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Arsenic 10

en

Pack content:

- | | |
|--|-------------------|
| 1 aluminium container with 100 test strips | 1 reaction vessel |
| 1 bottle of As-1 | 1 syringe 10 mL |
| 2 bottles of As-2 | 1 needle |
| 2 bottles of As-3 | |

Safety precautions:

Each test field on the test strips contains mercury(II)bromide. Toxic in contact with skin. As-2 contains sulfamic acid 50-100 % CAS 5329-14-6. WARNING.

General indications:

Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after removing a strip. Do not touch the test field.

Instructions for use:

- Using the syringe, fill 3 x 10 mL sample solution into the reaction vessel. After adding each of the following reagents, shake gently for about 2 s:
- 1 drop of As-1
- 1 measuring spoon of As-2
- 1 measuring spoon of As-3
- Immediately afterwards dip the test strip with the test field about 2 cm deep into the reaction vessel and then fit the lid (see drawing). To vent the reaction vessel, pierce the lid with the needle and leave the needle in the lid.
- Wait 10 minutes.
- Afterwards dip the test strip with the test field into distilled water for two seconds.
- Shake off excess liquid and compare with the color scale.

Interferences:

The following ions interfere with the determination only when the concentrations below are exceeded:

1000 mg/L: Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺, Na⁺, Zn²⁺, Cl⁻, CN⁻, CO₃²⁻, SO₄²⁻, EDTA;
 500 mg/L: Fe²⁺, Fe³⁺, F⁻; 100 mg/L: Al³⁺, Sn²⁺, CrO₄²⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻; 25 mg/L: ClO₃⁻;
 5 mg/L: Co²⁺; 2 mg/L: S²⁻, SO₃²⁻; 1 mg/L: Ni²⁺, Sb³⁺, SeO₃²⁻, S₂O₃²⁻; 0.5 mg/L: Ag⁺, Cu²⁺

Disposal:

Dispose of used strips at an authorised hazardous waste collection point.

Storage:


Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage temperature 4–30 °C)..

If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.

Additional information:

The test strip container stopper contains a non-toxic drying agent. If swallowed, drink plenty of water.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Germany
 Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

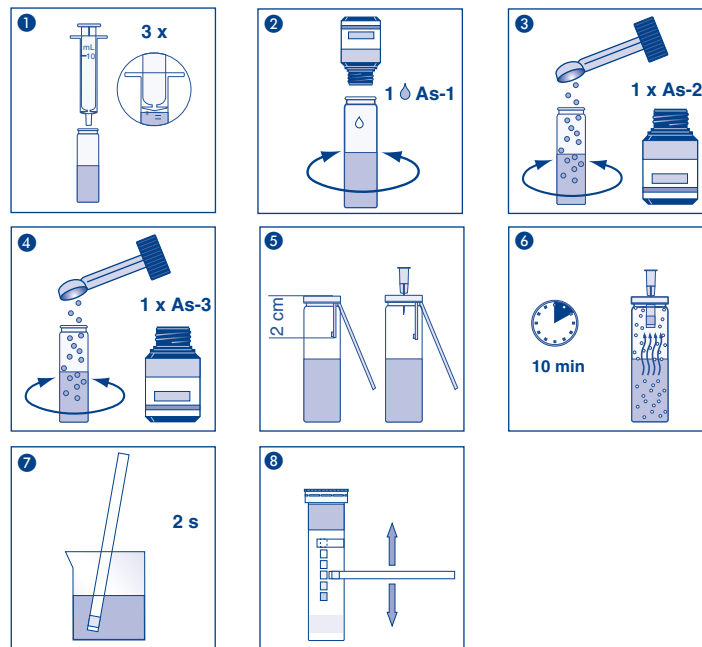

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Produktionummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerse asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observarse las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

Contenu :

1 boîte en aluminium avec 100 languettes test 1 tube à essai
 1 flacon de As-1 1 seringue de 10 mL
 2 flacons de As-2 1 aiguille
 2 flacons de As-3

Conseils de sécurité :

La zone de test de chacune des languettes contient du bromure mercurique : toxique par contact avec la peau. As-2 contient de l'acide sulfamique 50–100% CAS 5329-14-6. ATTENTION.

Remarques générales :

Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Eviter de toucher la zone de test.

Mode d'emploi :

- Utiliser la seringue pour injecter 3 fois 10 mL de solution échantillon dans le tube à essai. Ajouter successivement les réactifs suivants, agiter le tube pendant env. 2 s chaque fois que vous avez ajouté l'un d'eux :
- 1 goutte As-1
- 1 mesurette As-2
- 1 mesurette As-3
- Immédiatement plonger la languette et sa zone de test dans le tube à essai sur une longueur de 2 cm et la fixer avec le couvercle (voir schéma). Pour compenser la pression, piquer l'aiguille dans le couvercle et la laisser enfoncée.
- Attendre 10 minutes.
- Immerger la zone de test de la languette pendant 2 s dans de l'eau distillée.
- Éliminer l'excédent de liquide en secouant et comparer la zone de test avec l'échelle colorimétrique.

Interférences :

Les ions suivants interfèrent seulement dans des concentrations supérieures à celle indiquée :

1000 mg/L : Ca^{2+} , K^+ , Mg^{2+} , Na^+ , Zn^{2+} , Cl^- , CN^- , CO_3^{2-} , SO_4^{2-} , EDTA ;
 500 mg/L : Fe^{2+} , Fe^{3+} , F^- ; 100 mg/L : Al^{3+} , Sn^{2+} , CrO_4^{2-} , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} ; 25 mg/L : ClO_3^- ;
 5 mg/L : Co^{2+} ; 2 mg/L : S^{2-} , SO_3^{2-} ; 1 mg/L : Ni^{2+} , Sb^{3+} , SeO_3^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$; 0,5 mg/L : Ag^+ , Cu^{2+}

Élimination :

Éliminez les languettes test utilisées avec les déchets dangereux.

Conservation et stabilité :

Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage 4–30 °C)

Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, les languettes test se conservent jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.

Nota bene :

Le bouchon de la boîte de languettes contient un agent dessiccateur non toxique. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG - Valenciennier Str. 11 - 52355 Düren - Allemagne


Tél. : +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

France : MACHEREY-NAGEL SAS - 1, rue Gutenberg – BP135 - 67720 Hoerdt - France

Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €

Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531

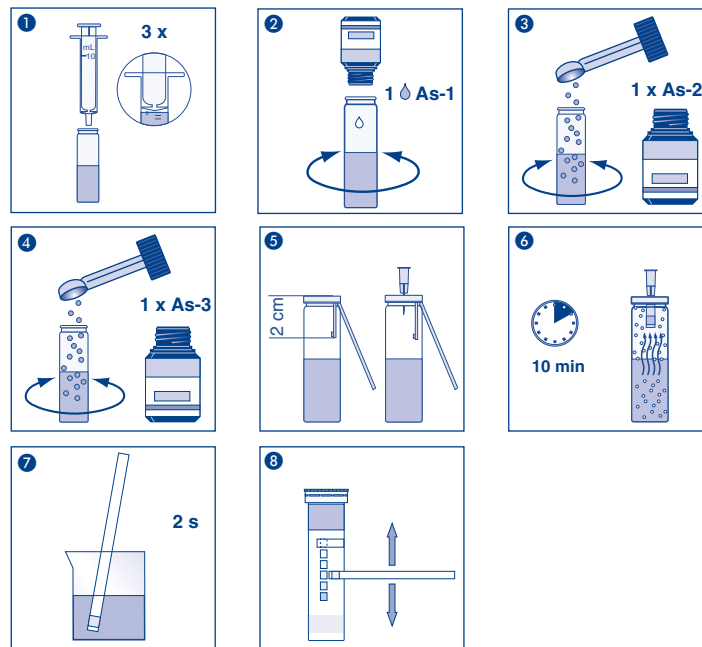

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / !Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Arsénico 10

es

Contenido :

1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas
 1 frasco de As-1
 2 frascos de As-2
 2 frascos de As-3

1 tubo de ensayo
 1 jeringa de 10 mL
 1 aguja

Precauciones de seguridad:

La almohadilla reactiva de la tira contiene bromuro de mercurio(II). Tóxico en contacto con la piel. As-2 contiene ácido sulfámico 50–100% CAS 5329-14-6. ATENCIÓN.

Indicaciones generales:

Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre el tubo inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.

Instrucciones de uso:

- Con la jeringa, inyecte 3 x 10 mL de solución problema en el tubo de ensayo. Agite por aprox. 2 s cada vez que agregue los reactivos mencionados a continuación:
- 1 gota de As-1
- 1 cucharilla de As-2
- 1 cucharilla de As-3
- Seguidamente, introduzca 2 cm de la tira (con la almohadilla) en el tubo de ensayo y fijela con la tapa (ver dibujo). Para compensar la presión, perfora la tapa con la aguja dejándola allí.
- Espere 10 minutos
- Sumerja la tira reactiva por 2 s en agua destilada.
- Agite un poco para eliminar el exceso de líquido y compare con la escala de colores.

Interferencias:

Los iones mencionados a continuación sólo interferirán en concentraciones superiores a las indicadas:

1000 mg/L: Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺, Na⁺, Zn²⁺, Cl⁻, CN⁻, CO₃²⁻, SO₄²⁻, EDTA;
 500 mg/L: Fe²⁺, Fe³⁺, F⁻; 100 mg/L: Al³⁺, Sn²⁺, CrO₄²⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻; 25 mg/L: ClO₃⁻;
 5 mg/L: Co²⁺; 2 mg/L: S²⁻, SO₃²⁻; 1 mg/L: Ni²⁺, Sb³⁺, SeO₃²⁻, S₂O₃²⁻; 0,5 mg/L: Ag⁺, Cu²⁺

Eliminación:

Elimine las tiras usadas en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.


Almacenamiento:

Protéjase las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco y seco, a una temperatura 4–30 °C. Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.

Nota:

El tapón del envase contiene un desecante no venenoso. En caso de ingestión, tomar abundante agua.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Alemania
 Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

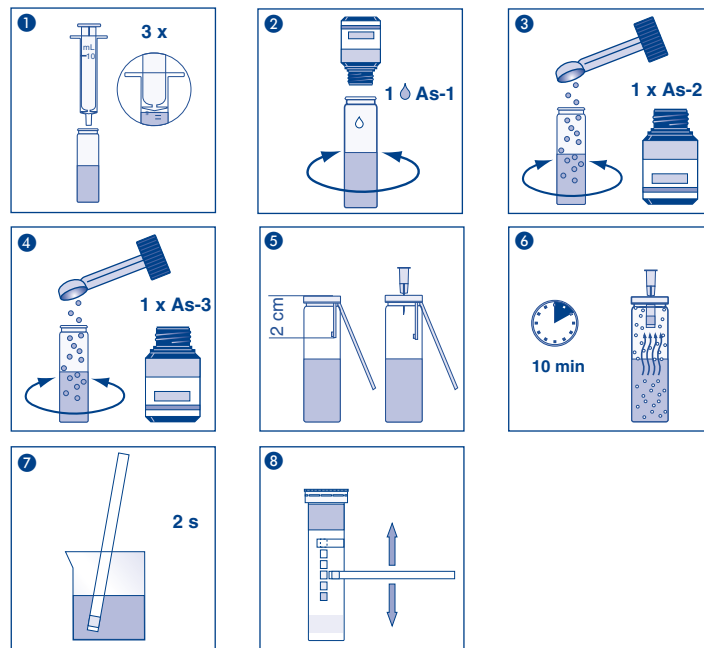

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Arseen 10

nl

Inhoud:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1 aluminium blikje met 100 teststrips | 1 reactieglas |
| 1 flesje As-1 | 1 spuit 10 mL |
| 2 flesjes As-2 | 1 naald |
| 2 flesjes As-3 | |

Veiligheidsadviezen:

Elke restved op het teststaafje bevat kwikzilver(II)bromide. Giftig bij aanraking met de huid. As-2 bevat sulphamic zuur 50–100% CAS 5329-14-6. WAARSCHUWING.

Algemene richtlijnen:

Neem telkens slechts het benodigde aantal teststrips uit de verpakking. Het blikje daarna onmiddellijk weer goed afsluiten. Testvelden niet aanraken.

Gebruiksaanwijzing:

- Vul met de spuit 3 x 10 mL testoplossing in het reactieglas. Na elke toegeving van de onderstaande reagentia telkens ca. 2 s schudden:
- 1 druppel As-1
- 1 maatlepeltje As-2
- 1 maatlepeltje As-3
- Daarna meteen het teststrip met het testveld 2 cm in het reactieglas houden en met het deksel fixeren (zie tekening). Als drukcompensatie de naald door het deksel steken en zo laten zitten.
- 10 minuten wachten.
- Vervolgens het teststrip met het testveld 2 s in gedest. water onderdompelen.
- De overblijvende vloeistof afschudden en met de kleurschaal vergelijken.

Storingen:

De bepaling wordt door de volgende concentratie van vreemde ionen nog niet gestoord:
 1000 mg/L: Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺, Na⁺, Zn²⁺, Cl⁻, CN⁻, CO₃²⁻, SO₄²⁻, EDTA;
 500 mg/L: Fe²⁺, Fe³⁺, F⁻; 100 mg/L: Al³⁺, Sn²⁺, CrO₄²⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻; 25 mg/L: ClO₃⁻;
 5 mg/L: Co²⁺; 2 mg/L: S²⁻, SO₃²⁻; 1 mg/L: Ni²⁺, Sb³⁺, SeO₃²⁻, S₂O₃²⁻; 0,5 mg/L: Ag⁺, Cu²⁺

Verwijdering:

Gebruikte teststrips behandelen als chemisch afval.

Opslagcondities:


Bescherm de teststrips tegen zonlicht en vochtigheid. Het blikje koel en droog bewaren (opslagtemperatuur 4–30 °C).

Mits bewaard onder de juiste omstandigheden zijn de teststrips tot aan de opgedrukte vervaldatum houdbaar.

Opmerkingen:

De stop van het blikje teststrips bevat een niet-giftig droogmiddel. Mocht het per ongeluk een keer worden ingeslikt, veel water drinken.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Duitsland
 Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

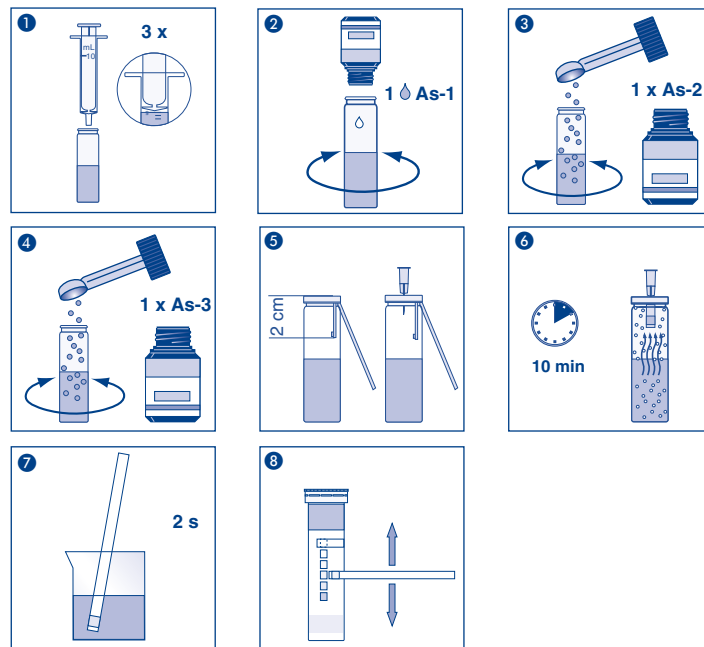

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observarse las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

QUANTOFIX® Arsenico 10

it

Contenuto:

- 1 confezione in alluminio contenente 100 strisce analitiche
1 flacone di As-1
2 flaconi di As-2
2 flaconi di As-3
- 1 contenitore per la reazione
1 siringa da 10 mL
1 ago

Consigli di sicurezza:

Il settore di carta reattiva della striscia contiene bromuro mercurico(II). Tossico a contatto con la pelle. As-2 contiene acido aminosolfonico 50–100% CAS 5329-14-6. ATTENZIONE.

Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

Istruzioni per l'uso:

- Riempire il contenitore di reazione 3 volte con 10 mL di soluzione analitica utilizzando la siringa. Agitare delicatamente per circa 2 s dopo ogni aggiunta dei seguenti reagenti:
- 1 goccia di As-1
- 1 cucchiaino dosatore di As-2
- 1 cucchiaino dosatore di As-3
- Immergere immediatamente il settore di carta reattiva della striscia analitica per 2 cm all'interno del contenitore di reazione e mantenerlo in posizione fissandolo con il coperchio (cfr. illustrazione). Per compensare la pressione pungero con l'ago il coperchio e lasciare l'ago in posizione.
- Attendere 10 minuti.
- Immergere il settore di carta reattiva della striscia analitica per 2 s in acqua distillata.
- Scuotere la striscia analitica per eliminare il liquido in eccesso e confrontare il settore di carta reattiva con la scala cromatica.

Interferenze:

I seguenti ioni di sostanze estranee interferiscono con il test solo a partire dalle seguenti concentrazioni:

1000 mg/L: Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺, Na⁺, Zn²⁺, Cl⁻, CN⁻, CO₃²⁻, SO₄²⁻, EDTA;
500 mg/L: Fe²⁺, Fe³⁺, F⁻; 100 mg/L: Al³⁺, Sn²⁺, CrO₄²⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻; 25 mg/L: ClO₃⁻;
5 mg/L: Co²⁺; 2 mg/L: S²⁻, SO₃²⁻; 1 mg/L: Ni²⁺, Sb³⁺, SeO₃²⁻, S₂O₃²⁻; 0,5 mg/L: Ag⁺, Cu²⁺

Smaltimento:

Smaltire le strisce analitiche usate con i rifiuti speciali.

Magazzinaggio e conservabilità:


Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzino 4–30 °C).

In casa di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

Avvertenze:

Il tappo del contenitore contiene un disidratante innocuo per la salute. In caso di ingestione accidentale, bere acqua abbondante.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennr Str. 11 · 52355 Düren · Germania
Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

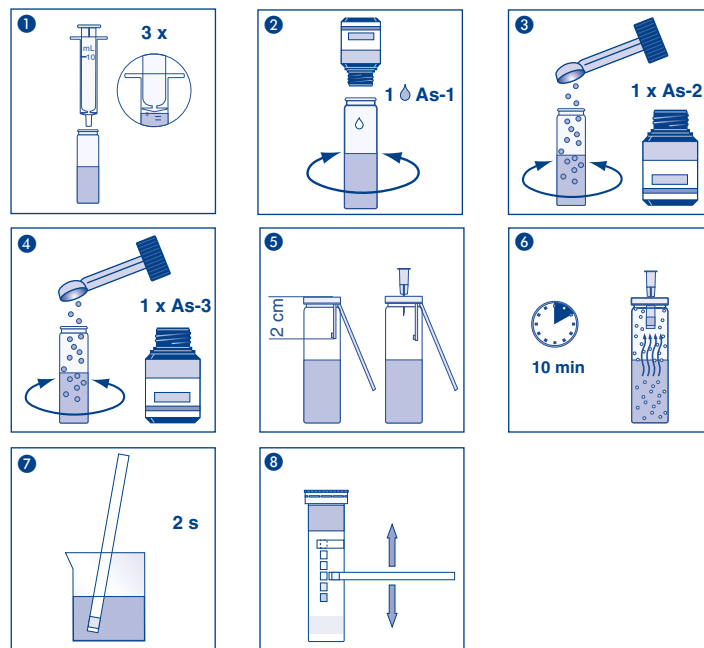

REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / !Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantere asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		